

SR0680 洋葱伯克霍尔德菌选择琼脂（BCSA）配套试剂使用说明书

用途：

每支添加于 200mL 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂基础（022216 或 022213）培养基中。

成份（每支）：

庆大霉素	0.002g
万古霉素	0.0005g
多粘菌素 B	120 000IU

使用方法：

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。如右图所示：
- 使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于已灭菌并冷却至 50℃左右的 200mL 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂（BCSA）基础培养基中。

贮存：2~8℃

规格：10 支/盒

有效期：两年

（西林瓶开启示意图）



广东环凯微生物科技有限公司

地址：广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编：510663 传真：020-32079835

销售热线：020-32078333-8602

技术热线：020-32078333 转 8877/ 8876（分机）

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0680 洋葱伯克霍尔德菌选择琼脂（BCSA）配套试剂使用说明书

用途：

每支添加于 200mL 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂基础（022216 或 022213）培养基中。

成份（每支）：

庆大霉素	0.002g
万古霉素	0.0005g
多粘菌素 B	120 000IU

使用方法：

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。如右图所示：
- 使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于已灭菌并冷却至 50℃左右的 200mL 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂（BCSA）基础培养基中。

贮存：2~8℃

规格：10 支/盒

有效期：两年

（西林瓶开启示意图）



广东环凯微生物科技有限公司

地址：广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编：510663 传真：020-32079835

销售热线：020-32078333-8602

技术热线：020-32078333 转 8877/ 8876（分机）

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com